

ehe 软件快速应用指南
20150612

使用前准备：

- 1, 将文件夹“ehe1.exe”拷贝至计算机的某个目录下
- 2, 打开这个文件夹,对准软件“ehe1.exe”的图标,点击鼠标右键,在下拉菜单中选择“发送到”和“桌面快捷方式”,点击左键确认
- 3, 插接 USB 显微镜至计算机 USB 接口
- 4, 回到计算机桌面,双击“ehe1.exe”的图标,运行软件

软件提供下述功能

操作键	功能
空格键	图像冻结
回车键	拍照
上下箭头键	数码放大缩小
F5 键	延时 10 秒拍照

1, 图像分辨率调整

- 1) 点击“选择”(OPTION)
- 2) 点击“图像获取键”(VIDEO CAPTURE PIN)
- 3) 选择“输出大小”的下拉菜单,选择适合的图像分辨率即可。
计算机等待约 20 秒即可为您打开选中的图像分辨率窗口。

2, 选择保存图片的位置

- 1) 点击图像窗口上端的“FILES”
- 2) 在下拉菜单中点击 SET PHOTO LOCATION, 设置保存拍照照片储存的位置。

3, 拍摄照片

- 1) 按压 USB 线上线控器的拍照键进行拍照
 - 2) 按压回车键进行拍照
- 拍照前,请确认图像窗口的外框为蓝色而不是灰色,点击图像窗口的外框,使其变为蓝色

4, 图像冻结

- 1) 按压空格键“冻结”图像,再按一次激活图像
- 2) 按压空格键“冻结”图像,按压回车键储存被“冻结”图像,再按一次空格键激活图像

5, 延时拍照

- 1) 按压一次 F5 键,图像窗口左下角启动倒计时 10 秒钟,计算机会发出“滴,滴。。。。”的声音,最后 3 秒频率快一倍,提示即将计时结束,计时结束后自动拍照

6, 数码放大缩小

- 1) 按压上下箭头键,实施图像的数码放大和缩小

7, 录像

进行摄像前应先选择摄像时间限制和摄像资料的文件名和储存位置。

- 1) 点击“摄像”(CAPTURE)
- 2) 点击“设置时间限制”(SET TIME LIMIT)
- 3) 点击“使用时间限制”(USE TIME LIMIT)
- 4) 在“时间限制”(TIME LIMIT)窗口内填入限制时间,例如键入10,即限制摄录10秒钟。依次类推。
- 5) 点击“完毕”(OK)关闭窗口
- 6) 点击“摄像”(CAPTURE)
- 7) 点击“开始录像”(START CAPTURE)
- 8) 程序打开一个窗口,要求设置录像资料存储位置,请填入。
- 9) 程序打开一个窗口,要求设置录像存储空间限制,可根据自己计算机现有容量填写。
- 10) 点击“完毕”(OK)开始录像,到达限制时间时录像自动停止。
- 11) 录像资料以文件形式存放在计算机桌面,可打开查看。